



抗体づくりに、変わらぬ信頼と、新たな選択を。

# Smart抗体プラン キャンペーン

税別

¥81,000

2025

8/18 ~ 10/31 まで

ペプチド抗原の合成からウサギ1羽抗血清作製、  
アフィニティー精製までの一貫受託

## 特長

- ペプチド合成からアフィニティー精製までの一貫受託
- 抗原純度は >85%
- ペプチドアフィニティー精製は採取抗血清 >30 mL を使用
- ELISA 値保証で対応。基準を下回った場合、費用は頂きません。
- 納期は約 3.5~4.0 カ月
- 実績ある海外提携先と連携、スクラムによる一貫対応で安心をご提供

## スケジュール

| 項目                        | 日程目安   | 作業内容                                         |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------|
| ペプチド合成<br>KLH キャリアタンパク質結合 | 約 30 日 | 合成 純度 >85%                                   |
| ウサギ1羽抗血清作製                | 約 50 日 | Day 0 : 免疫前血清採取 1 回目免疫 0.6mg, FCA, 皮下        |
|                           |        | Day14 : 2 回目免疫 0.3mg, FIA, 皮下                |
|                           |        | Day28 : 3 回目免疫 0.3mg, FIA, 皮下                |
|                           |        | Day42 : 4 回目免疫 0.3mg, FIA, 皮下                |
|                           |        | Day49 : 全採血, ELISA 測定                        |
| Peptide affinity 精製       | 約 30 日 | 抗血清 >30mL 使用 sulfolink™<br>coupling resin 使用 |



株式  
会社

スクラム

世界の価値ある技術をあなたの元に

## 仕様（国内免疫の従来プランとの比較）

| ペプチド抗体              | Smart 抗体プラン（新プラン）                                                           | ペプチド抗体標準プラン（従来プラン）                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 配列設計                | 可能（簡易報告）                                                                    | 可能（詳細報告）                                       |
| ペプチド純度              | >85%                                                                        | >80%                                           |
| ウサギ                 | 1 羽                                                                         | 1 羽                                            |
| スケジュール日数            | 49 日                                                                        | 63 日                                           |
| 免疫回数                | 4 回                                                                         | 5 回                                            |
| ELISA 測定            | 1 回（全採血後）                                                                   | 2 回（試験採血を用いて測定）                                |
| 試験血送付               | 無し                                                                          | ご要望に応じて送付                                      |
| 全採血                 | 有り                                                                          | 有り                                             |
| 追加抗原感作              | 無し                                                                          | 有り<br>（ELISA 基準値未達（無償）<br>またはお客様ご評価で希望（有償）の場合） |
| Peptide affinity 精製 | 標準実施<br>採取抗血清 >30 mL 使用                                                     | オプションで実施<br>20 mL ￥75,000（税別）                  |
| 納品形体                | ・ プロテイン A 精製産物（免疫前血清使用）<br>・ Peptide affinity 精製抗体<br>・ 残ペプチド（1-2 mg）* 凍結乾燥 | ・ 免疫前血清 5 mL<br>・ 全採血抗血清約 50 mL<br>・ 残ペプチド     |
| 費用（税別）              | <b>キャンペーン価格 ￥81,000</b><br>（標準価格 ￥90,000）<br>2 羽免疫も承ります。お問合せ下さい。            | ￥125,000                                       |
| 保証                  | 有り ELISA 希釈倍率 64,000 倍の値が<br>OD 0.3 を超えない場合は無償                              | 有り ELISA 希釈倍率 5000 倍の値が<br>OD 0.2 を超えない場合は無償   |
| 作業                  | 海外                                                                          | 国内                                             |



キャンペーンのお申し込みについては URL・QR または下記、受託お問合せ先にて承っております。  
[https://www.scrum-net.co.jp/rd/smart-antibody\\_20250818-20251031](https://www.scrum-net.co.jp/rd/smart-antibody_20250818-20251031)

## 関連製品情報

DeNovix



### スライドがいない 自動セルカウンター

CellDrop™

世界初 DirectPipette 技術による「のせて」「測って」「拭くだけ」の測定  
明視野（トリパンブルー）はもちろん、蛍光測定が可能な機種もご用意  
高倍率モデルを用意し、2 μm の細胞も自動カウントが可能



製品をさらに詳しく  
知りたい方はこちら



### 1 μL 分光光度計

Helium

核酸・タンパク質濃度を 5 秒以内に測定  
上位機種のコア技術を採用した、信頼性の高い定量を実現



製品をさらに詳しく  
知りたい方はこちら



株式会社 スクラム

世界の価値ある技術をあなたの元に

本社

西日本営業所

〒135-0014 東京都江東区石島2-14 Imas Riverside 4F  
 受託 : Tel. (03)6458-6250 Fax. (03)6458-6251  
 機器・試薬・消耗品 : Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)6458-6697  
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403  
 Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851